

FastAb Adjuvant

Adjuvants and Antibody Production

FastAb Adjuvantは、マウスモノクローナル抗体およびポリクローナル抗体作製のために独自に開発した水溶性アジュバントです。フロイントアジュバントの代替品として使用することができます。

| 特長 |



抗原使用量を抑えることができます。(0.1~50 µg/1回投与)



乳化を必要としないため本来の抗原構造を維持することができます。



マウスハイブリドーマ、免疫抗体ライブラリー、単一B細胞クローニングによるモノクローナルAbスクリーニングに利用できます。



無菌・無毒性のため安全に取り扱うことができます。



コード	642901
製品名	FastAb Adjuvant
包装	1 mL x 1本
保存	冷蔵 24カ月
定価	¥20,000

モノクローナル抗体作製 5週間標準プロトコル


日数	プロトコル
Day 0	一次免疫
Day 21	追加免疫
Day 31-35	追加免疫から10-14日後に血清力価測定
Day 35	パルス免疫 (Adjuvant不使用)
Day 36-38	脾臓・リンパ節採取、抗体生成

(*) 表示価格には消費税は含まれていません。また、価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。




操作方法

モノクローナル抗体作製 標準プロトコル(5週間)

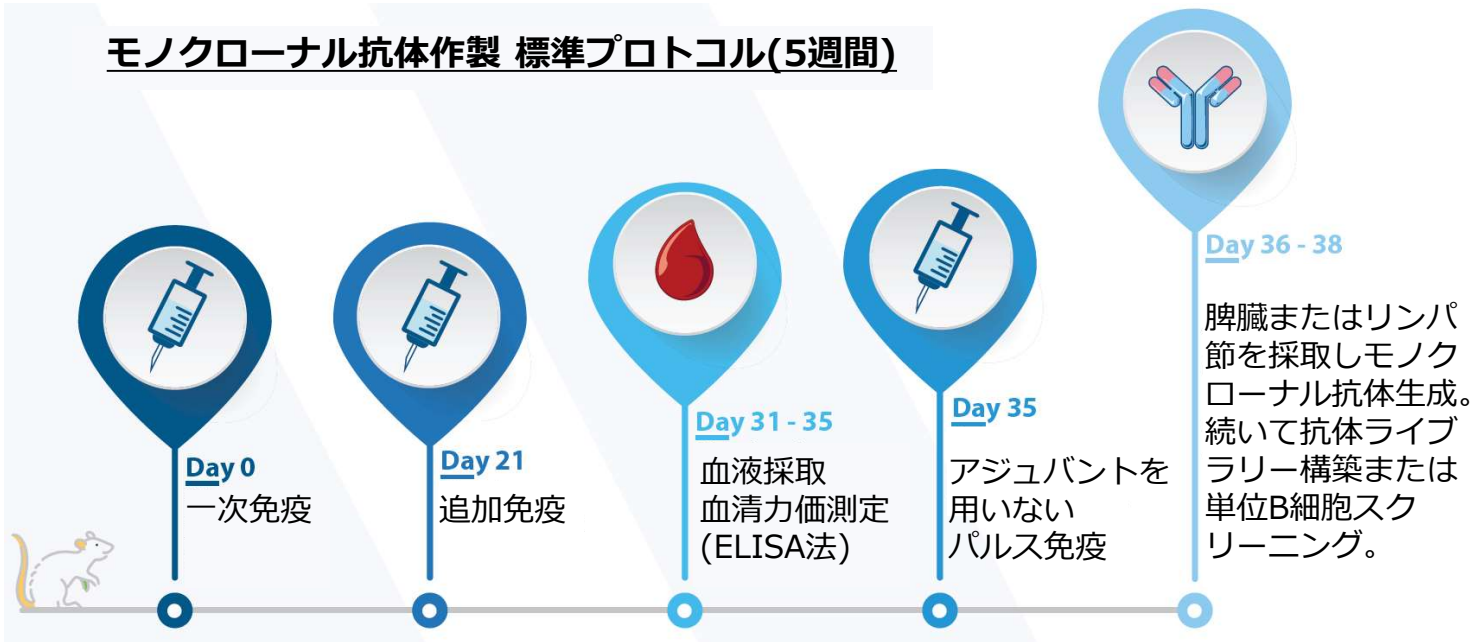

実験データ

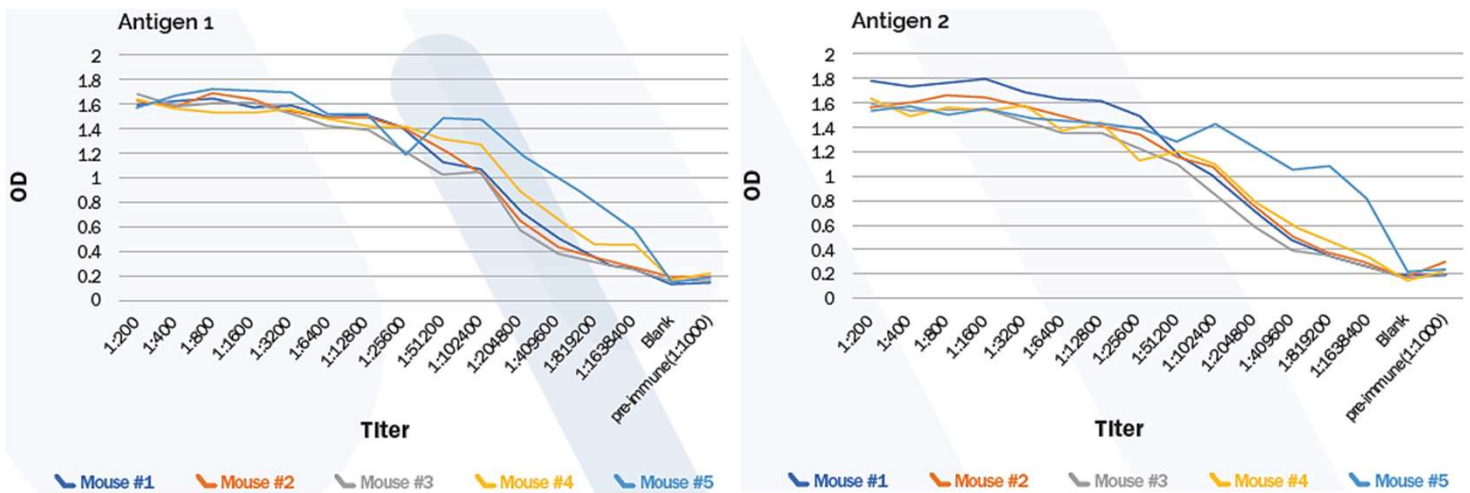

FastAb Adjuvantを用い5週間標準プロトコルで作成した抗体2種類の血清力価。Day27に血液を採取し、ELISA法により測定した結果。各 n = 5。

株式会社エムピーバイオジャパン

東京都中央区日本橋人形町3-7-14

Tel. 03-6667-0730

E-mail : custserv.jp@mpbio.com

【白井物流センター（受注窓口）】

千葉県白井市平塚2802-1

Tel.047-492-8200 Fax.047-492-8201